

Wir begleiten  
Ihre erfolgreiche  
Getränkeherstellung

# Getränkeanalytik

Stand 05/2023

Seite 1/2

## Probenentnahme

- Wein- und Stechheber aus Glas, Plexiglas oder Edelstahl -

### Technische Informationen und Gebrauchshinweise

#### Allgemeines zur Probenentnahme:

Das Ziel der Entnahme einer Flüssigkeitsprobe aus einem großen Behälter besteht darin, eine Durchschnittsprobe zu ziehen, um aus ihrer Zusammensetzung bzw. aus ihren sensorischen Eigenschaften auf die Beschaffenheit des gesamten Volumens schließen zu können. Idealerweise erfolgt das Probenziehen aus einem gerade zuvor homogen durchmischten Gebinde. Aus Behältern, deren Inhalt nicht gerührt oder umgepumpt werden kann oder soll (z.B. im Barrique reifender Wein), muss die Probe möglichst aus der Mitte des Flüssigkeitsvolumens gezogen werden, um repräsentativ zu sein.


#### Auswahl des geeigneten Instruments:

Die Wahl des geeigneten Instruments zur Probenziehung erfolgt nach dem gewünschten Probenvolumen und der notwendigen Eintauchtiefe. Außerdem spielt die Materialbeschaffenheit eine Rolle:

- Wein- und Spirituosenproben zur Verkostung sollten nur mit einwandfrei gereinigten Hebern aus **Glas** oder **Edelstahl** gezogen werden.
- Für Proben für chemische oder physikalische Untersuchungen eignen sich auch unsere Heber aus **Plexiglasrohr**, das sich zwar recht gut spülen lässt und bedarfsgegenstandskonform ist, aber wie jeder Kunststoff Aroma absorbiert und nicht völlig gasdicht ist.

#### Stechheber Barrique

(Abgewinkeltes Glasrohr mit ausgezogenem Auslauf und Mundstück aus Kunststoff)

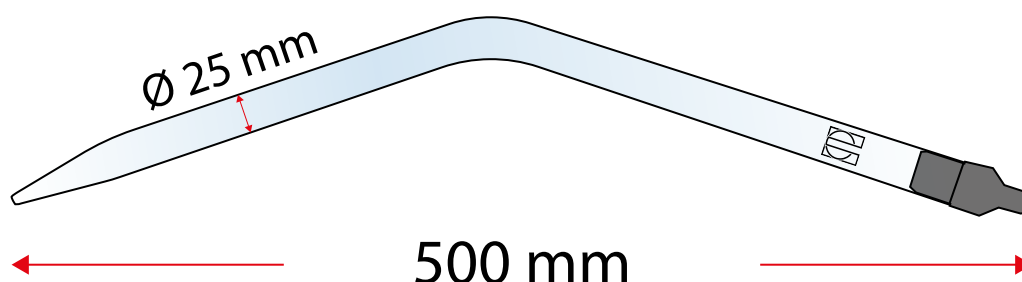

Art.-Nr.:


6278

Probenvolumen:

100 ml

**Stechheber Vollglas**

(Abgewinkeltes Glasrohr mit ausgezogenem Auslauf und Flachkugel)

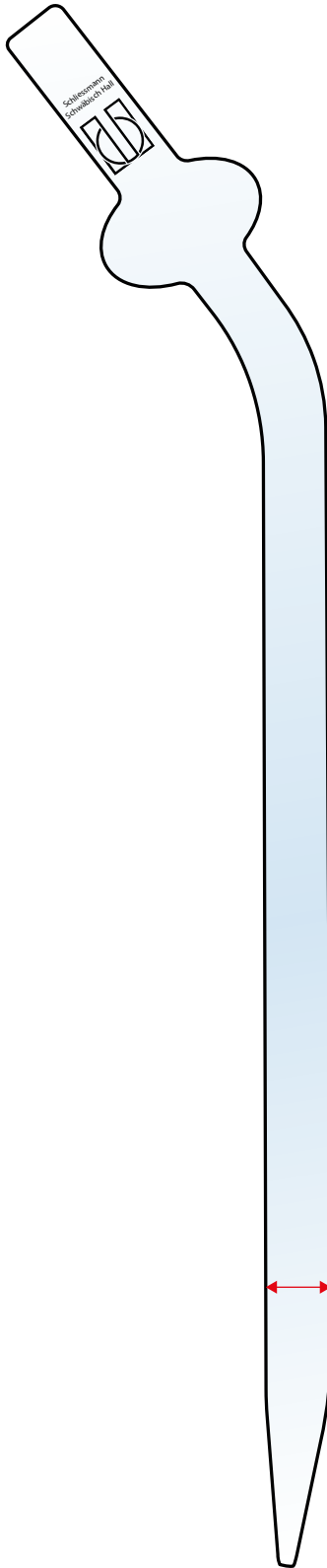

Ø 20 mm

590 mm

Art.-Nr.:


6279

Probenvolumen:

80 ml

**Stechheber EDELSTAHL**

(gerade, Mundstück und Auslauf abnehmbar)

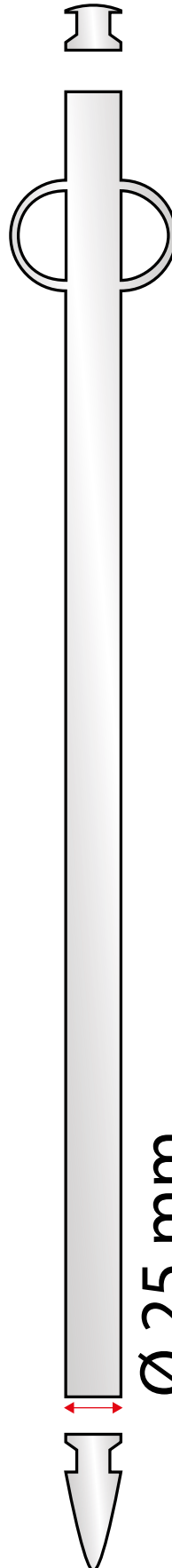


Ø 25 mm

Art.-Nr.:


6290

Probenvolumen:

170 ml

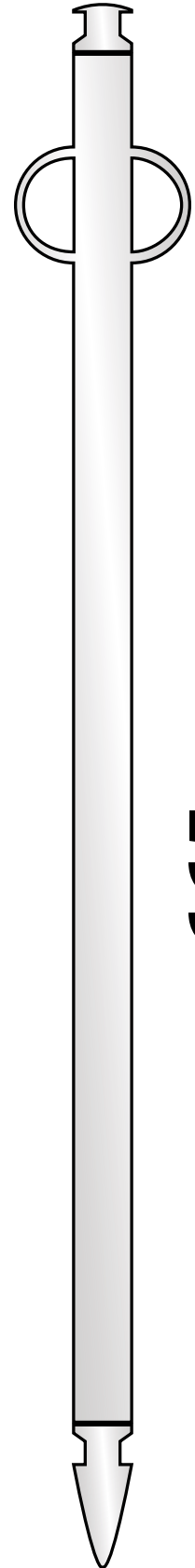

**Stechheber PREMIUM (Glas)**

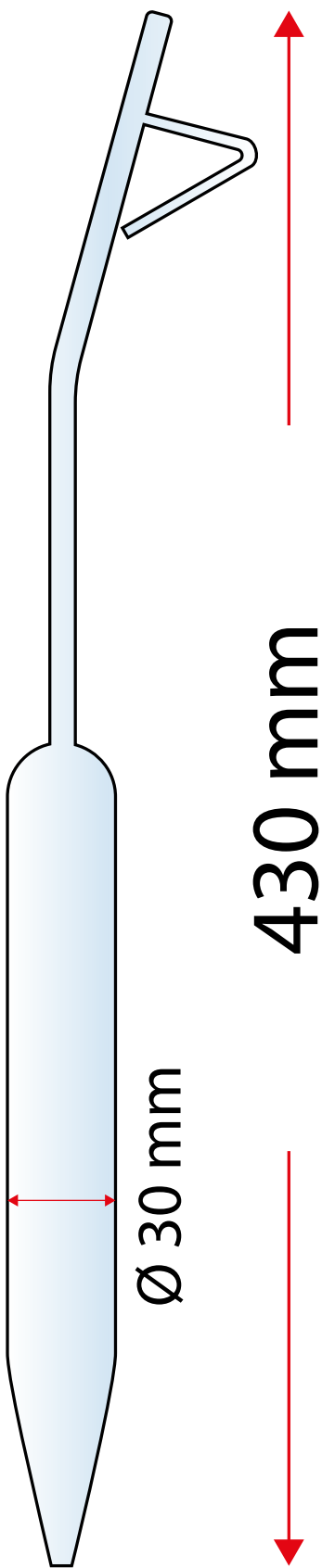

**Art.-Nr.:**


6269/1

**Probenvolumen:**

75 ml


**SIMPLEX-Stechheber Plexi**

(gerades Plexiglasrohr mit Mundstück  
und Auslauf aus Kunststoff)

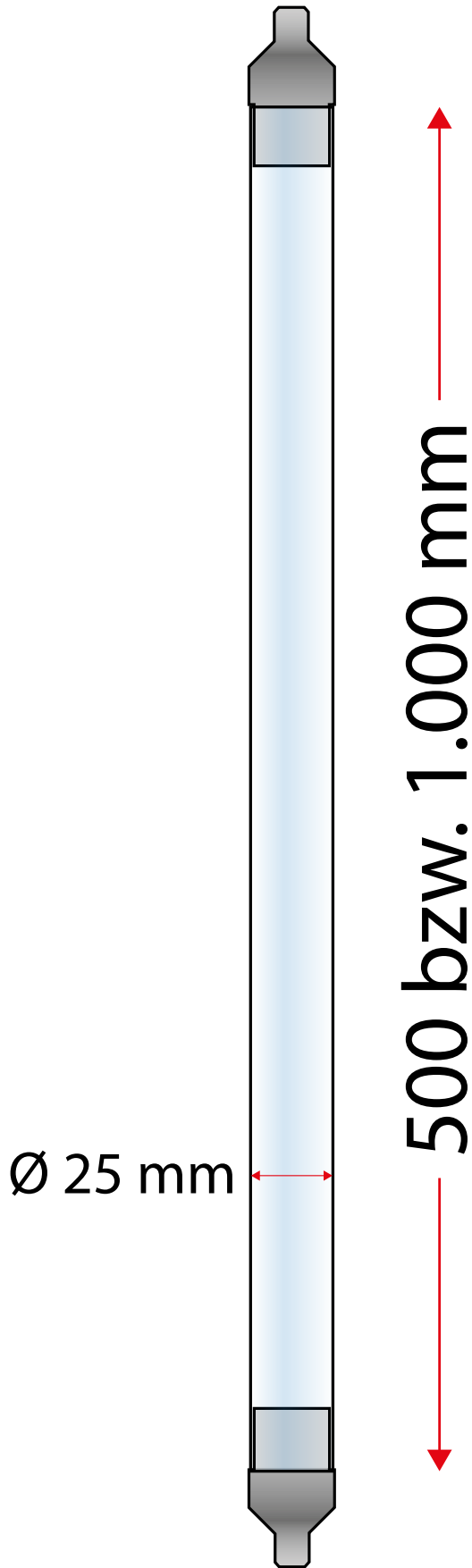

**SIMPLEX-Stechheber Glas**

(gerades Glasrohr, mit ausgezogenem Auslauf  
und Mundstück aus Kunststoff)

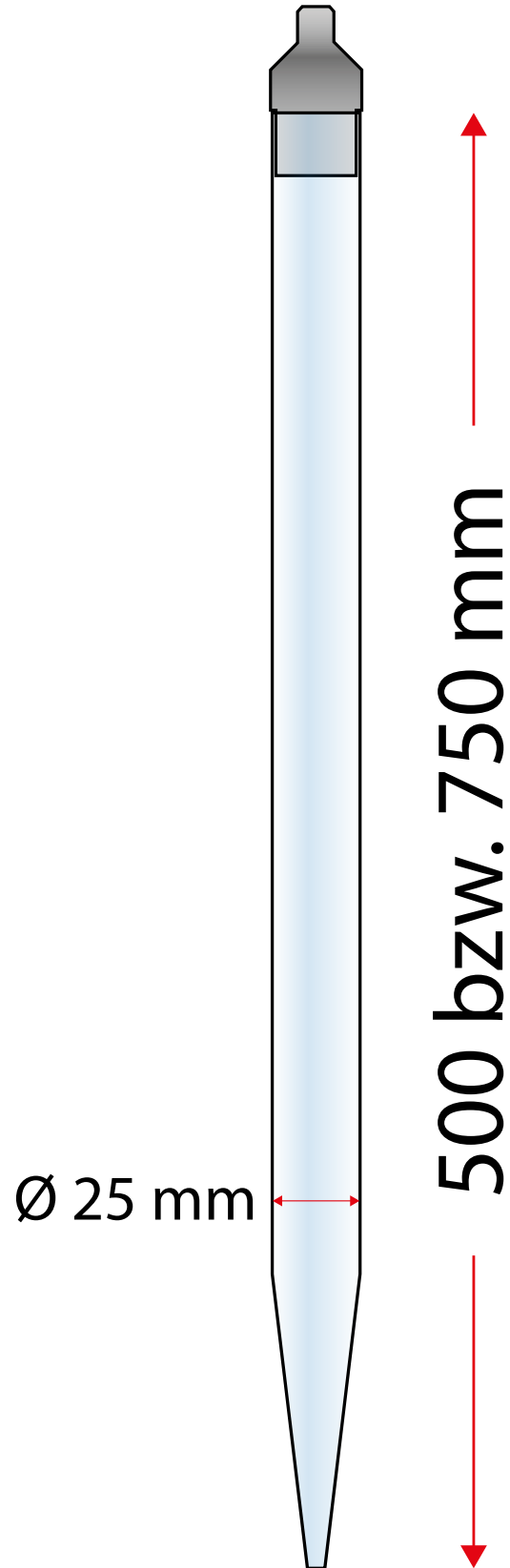

<b>Art.-Nr.:</b>	6274	6276
<b>Länge:</b>	500 mm	1.000 mm
<b>Probenvolumen:</b>	100 ml	250 ml

<b>Art.-Nr.:</b>	6270	6272
<b>Länge:</b>	500 mm	750 mm
<b>Probenvolumen:</b>	100 ml	180 ml